

Status Dokumen	Induk ☐	Salinan ☐	No. Distribusi:
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INKUBATOR (BINDER TYPE ED/BD)		
	No. Dokumen 009	No. Revisi	Halaman 1 dari 2
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Sri Danardana, S.KH.</u> NIP.197712122008101003	Tanggal Terbit, 03/Jan/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Nampan atau wadah		
Prosedur	1. Tancapkan stekker ke stop kontak 220 V, lampu hijau di sebelah kiri display akan menyala. 2. Hidupkan inkubator dengan menekan tombol "Power" hingga display menyala (tekan kemudian tahan selama beberapa waktu, jangan langsung dilepaskan). 3. Untuk mengubah suhu yang dikehendaki tekan tombol "X/W", display akan menunjukkan SP bergantian dengan nilai set point. Ubah set point dengan menggunakan tombol "panah atas" atau "panah bawah " . Nilai set point akan tersimpan secara otomatis setelah 2 detik. 4. Tekan tombol X/W untuk kembali ke tampilan suhu aktual. 5. Untuk pengaturan timer tekan tombol "lingkaran " (seperti gambar jam) 6. Display akan menunjukkan t1nF atau tOFF. Untuk t1nF artinya timer tidak digunakan atau dalam arti alat bekerja secara continous. 7. Jika timer akan diaktifkan, tekan tombol "panah atas" hingga display yang tadinya t1nF berubah menjadi tOFF. Kemudian masukkan waktu yang dikehendaki dengan menggunakan tombol "panah atas" atau " panah		

	bawah ". 8. Nilai timer akan tersimpan secara otomatis setelah 2 detik. 9. Untuk kembali ke tampilan suhu aktual, tekan tombol X/W. Apabila timer telah habis, di layar akan muncul tOFF bergantian dengan suhu aktual. 10. Untuk mengubah kembali ke mode continuous operation, tekan tombol "lingkaran" (seperti gambar jam) lalu tekan tombol "panah bawah" hingga display berubah dari tOFF menjadi t1nF. 10. Setelah selesai matikan inkubator dengan menekan tombol " Power" sampai display mati kemudian cabut kabel stekker. 11. Isi "logbook" alat setelah pemakaian
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan