

Status Dokumen	Induk ☐	Salinan ☐	No. Distribusi:
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INCUBATOR MEMMERT IN30		
	No. Dokumen 010	No. Revisi	Halaman 1 dari 2
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Lu'ailiun Nadliroh, S.Pi</u> NIK.199808292019095201	Tanggal Terbit, 03/Jan/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh. M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Semprotan Alkohol 70% 3. Tissue 4. Sample yang akan diinkubasi		
Prosedur	1. Sambungkan steker pada sumber listrik. 2. Tekan tombol power ON/OFF untuk menghidupkan. 3. Masukkan sampel yang akan diinkubasi dengan cara menggeser handel ke arah kanan dan tutup kembali dengan menggeser handle ke arah kiri. 4. Tekan menu untuk masuk pada pengaturan. 5. Atur temperature dengan cara menekan display temperatur pada layar LCD. 6. Putar (<i>TURN</i>) knob ke kanan untuk menaikkan suhu dan ke kiri untuk menurunkan suhu. 7. Tekan (<i>PUSH</i>) pada bagian tengah knob jika sudah sesuai dengan suhu yang dikehendaki. 8. Untuk penggunaan oven dengan <i>timer</i> tekan <i>timer display</i> pada layar LCD, putar knob ke kanan untuk menambah dan ke kiri untuk mengurangi waktu.		

	9. Tekan (<i>PUSH</i>) pada bagian tengah knob jika sudah sesuai dengan waktu yang dikehendaki. 10. Tekan tombol power ON/OFF untuk mematikan. 11. Cabut steker dari sumber listrik. 12. Isi "logbook" alat setelah pemakaian.
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan