

Status Dokumen	Induk ☐	Salinan ☐	No. Distribusi:
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) OVEN RAJA PENDING		
	No. Dokumen 013	No. Revisi	Halaman 1 dari 1
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Lu'ailiun Nadliroh, S.Pi</u> NIK.199808292019095201	Tanggal Terbit, 03/Jan/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Alkohol 70% 3. Tissue		
Prosedur	1. Pastikan regulator terpasang pada oven dan juga tabung gas. 2. Sambungkan steker pada sumber listrik. 3. Buka oven pending dengan memutar handle pintu oven kearah bawah. 4. Masukkan bahan yang akan di oven, lalu tutup pintu oven pending. 5. Jika dibutuhkan timer, atur timer sesuai waktu yang dibutuhkan. 6. Hidupkan mesin pending melalui saklar handle pada posisi "ON". 7. Atur suhu pada Thermocontrol sesuai dengan yang dibutuhkan. 8. Setelah jeda 1-2 detik, pematik akan nyala dengan indicator suara "tik-tik". 9. Setelah selesai digunakan, atur suhu pada suhu rendah atau 0°C dan timer pada posisi 0. 10. Cabut steker dari sumber listrik. 11. Isi "logbook" setelah penggunaan alat.		
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan		