

Status Dokumen	Induk ☐ Salinan ☐	No. Distribusi:
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RECIRCULLATING MINICHILLER JULABO	
	No. Dokumen 015	No. Revisi
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Lu'ailiun Nadjiron, S.Pi</u> NIK.199808292019095201	Tanggal Terbit, 03/Jan/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.	
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.	
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Semprotan Alkohol 70% 3. Tissue 4. Akuades	
Prosedur	1. Buka penutup atas dengan menekan secara perlahan. 2. Isi dengan akuades sampai indicator tingkat pengisian akuades berada di antara tanda batas minimal dan maksimal. 3. Tutup penutup bagian atasnya. 4. Sambungkan steker pada sumber listrik. 5. Tekan tombol "POWER" untuk menghidupkan. 6. Tunggu hingga tertera "OFF" pada layar <i>display</i>. 7. Atur suhu yang diinginkan dengan menekan tombol "▲ atau ▼" 8. Tekan tombol "ENTER" sekitar 4 detik. 9. Jika proses telah selesai, tekan tombol "ENTER" sekitar 4 detik hingga tertera OFF pada layar <i>display</i>. 10. Tekan tombol "POWER" untuk mematikan. 11. Cabut steker dari sumber listrik. 12. Isi "logbook" alat setelah penggunaan.	
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan	