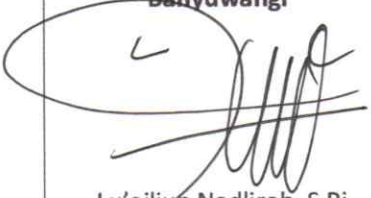


Status Dokumen	Induk ☐ Salinan ☐ No. Distribusi:		
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAMINAR AIRFLOW CHEMFAST		
	No. Dokumen 016	No. Revisi	Halaman 1 dari 2
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Lu'aailun Nadliroh, S.Pi</u> NIK 199808292019095201	Tanggal Terbit, 03/Jan/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Semprotan Alkohol 70% 3. Tissue		
Prosedur	1. Sambungkan steker pada sumber listrik. 2. Geser kearah atas terlebih dahulu pintu pengaman kaca pada alat ini dengan menggunakan kedua tangan. 3. Tekan tombol "POWER" untuk menghidupkan. 4. Tunggu hingga tertera "Turn Cabinet On?" pada layar display. 5. Tekan tombol ◀ atau ▶ untuk memilih "Yes/No". 6. Kemudian tekan tombol "SET". 7. Tunggu hingga proses inisiasi selesai sekitar 2 menit. 8. Untuk menyalakan lampu tekan tombol "LIGHT" di bawah alarm. 9. Jika proses telah selesai, matikan lampu dengan menekan tombol "LIGHT" kembali. 10. Tekan tombol "POWER" untuk mematikan. 11. Tunggu hingga tertera "Turn Cabinet Off?" pada layar display. 12. Tekan tombol ◀ atau ▶ untuk memilih "Yes/No".		

	13. Kemudian tekan tombol "SET". 14. Sterilkan meja alat menggunakan alcohol 70% dan diusap menggunakan tissue hingga kering. 15. Cabut steker dari sumber listrik. 16. Isi "logbook" alat setelah pemakaian. NOTE : Jika terjadi tumpahan segera dibersihkan secara langsung, bilas meja dengan akuades dan didesinfektan menggunakan alkohol 70%
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan