

Status Dokumen	Induk ☐	Salinan ☐	No. Distribusi:
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ROTARY MIKROTOME (HM 325)		
	No. Dokumen 019	No. Revisi	Halaman 1 dari 1
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Sri Danardana, S.KH.</u> NIP.197712122008101003	Tanggal Terbit, 03/Jan/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Semprotan Alkohol 70% 3. Tissue atau lap kering		
Prosedur	1. Letakkan mikrotome pada meja yang bebas getaran maupun guncangan yang dapat mempengaruhi kinerja alat. 2. Untuk memulai pemotongan sampel, putar tuas pada bagian samping mikrotome sehingga pergerakan pemotongan bisa keatasdan bawah secara merata. Setelah posisi sampel telah diatur sebelumnya. 3. Untuk pemotongan level 1 (10μm) putar tuas hingga terasa hambatan putaran yuas pertama 4. Untuk pemotongan level 2 (30μm) putar tuas hingga sempurna sampai putaran maksimal. 5. Pengaturan ketepatan posisi sampel dilakukan dengan menggunakan adapter specimen orientation yang dapat di putar 360° dan sampel dimasukan pada bagian yang berbentuk silindris. 6. Isi "logbook" alat setelah pemakaian.		
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan		