

ampeaStatus Dokumen		Induk ☐	Salinan ☐	No. Distribusi:
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) WATER DESTILATOR (FAVORIT W4L)		
		No. Dokumen 023	No. Revisi	Halaman 1 dari 1
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Lu'ailiun Nadliroh, S.Pi</u> NIK.199808292019095201		Tanggal Terbit, 03/Jan/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian		Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan		1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. Penggunaan spektrofotometer yang baik dan benar.		
Persiapan		1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Tissue		
Prosedur		1. Hubungkan alat dengan sumber air kran. 2. Isi tabung destilator dengan air kran hingga setengah volume tabung. 3. Hubungkan bagian labu pendingin dengan pompa dan air pendingin. 4. Hubungkan selang akuades pada wadah penampung. 5. Hubungkan steker dengan sumber listrik. 6. Tunggu hingga penuh. 7. Jika telah selesai, cabut steker dari sumber listrik. 8. Buang air yang tersisa di tabung destilator dengan memutus sambungan alat dengan air kran. 9. Isi "logbook" alat setelah pemakaian.		
Unit Terkait		1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan		