

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Status Dokumen                                                                                                                                                                                                                       | Induk <input type="checkbox"/> Salinan <input type="checkbox"/> No. Distribusi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                |
| <br><b>SIKIA UNIVERSITAS<br/>AIRLANGGA<br/>BANYUWANGI</b>                                                                                           | <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b><br><b>SHAKER IKA HS/KS 260 BASIC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>No. Dokumen</b><br>024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>No. Revisi</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Halaman</b><br><br>1 dari 1 |
| <b>Dibuat Oleh,<br/>Laboran SIKIA<br/>Universitas Airlangga<br/>Banyuwangi</b><br><br><br><u>Lu'ailiun Nadliroh, S.Pi</u><br>NIK.199808292019095201 | <b>Tanggal Terbit,</b><br><br>03/Jan/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Disetujui Oleh,<br/>Wakil Direktur Non Akademik</b><br><br><br><u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u><br>NIP 196803291994121001 |                                |
| <b>Pengertian</b>                                                                                                                                                                                                                    | Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.</li> <li>2. Prosedur ini bertujuan sebagai standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.</li> <li>3. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                |
| <b>Persiapan</b>                                                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan)</li> <li>2. Semprotan Alkohol 70%</li> <li>3. Tissue</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                |
| <b>Prosedur</b>                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sambungkan steker pada sumber listrik.</li> <li>2. Tekan tombol "POWER" untuk menghidupkan.</li> <li>3. Tempatkan sampel beserta wadah (Erlenmeyer) di atas piringan.</li> <li>4. Atur kecepatan dengan memutar knob MOT.</li> <li>5. Atur waktu yang diinginkan dengan memutar knob "TIME". Bila pengaturan waktu tidak diperlukan, maka putar knob ke arah kiri hingga lampu indicator "ON" menyala.</li> <li>6. Setelah selesai digunakan, jika tidak menggunakan timer putar knob "TIME" ke arah kanan hingga indicator "OFF" menyala dan ambil sampel beserta wadahnya dari piringan.</li> <li>7. Tekan tombol POWER untuk mematikan.</li> <li>8. Cabut steker dari sumber listrik.</li> <li>9. Isi "logbook" alat setelah pemakaian.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                |                                |
| <b>Unit Terkait</b>                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana</li> <li>2. Laboratorium Pendidikan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                |