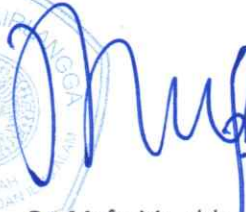


Status Dokumen	Induk ☐	Salinan ☐	No. Distribusi:
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SHAKER (WHISESHAKE SHO-1D)		
	No. Dokumen 025	No. Revisi	Halaman 1 dari 2
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Sri Danardana, S.KH.</u> NIP.197712122008101003	Tanggal Terbit, 03/Jan/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan kain) 2. Lap kering dan bersih 3. Wadah atau nampan		
Prosedur	PETUNJUK PENGOPERASIAN SHAKER : 1. Persiapan untuk digunakan a. Sambungkan kabel daya ke soket listrik yang tepat b. Hidupkan saklar daya utama dan unit masuk ke modus gemetar sebagai modus standar c. Pemilihan mode: SHOW / R series bisa memiliki 4 mode yang berbeda termasuk modus default. Anda dapat mengubah modus oleh switch klik MODE. Ada empat modus, (1) modus Shaking, (2) modus Timer (3) modus Program (4) modus Mengunci. Dan tambahan ada modus pengaturan Program. Modus default adalah (1) modus shaking. 2. Shaking Mode Jika Anda menghidupkan daya dan pilih gemetar Mode, LED berkedip. Jika telah menyelamatkan nilai Anda dapat melihat nilai yang disimpan, atau tidak Anda bisa melihat nol RPM. Gemetar RPM saat ini ditampilkan di layar yang lebih rendah, sehingga RPM adalah nol sebelum operasi sebelum dan RPM saat ini ditampilkan selama operasi.		

	A. Penyesuaian Rpm B. Pause dan me-restart Fungsi C. Menyimpan nilai yang ditetapkan saat ini 3. Timer mode A. Pada Mode Timer B. Mengatur waktu C. Start dan jeda waktu D. Restart E. Menyimpan pengaturan waktu 4. Program Mode A. Seleksi / Pengoperasian Program B. Jeda dan Restart 5. Program Pengaturan mode A. Mengatur program B. Pemilihan Setup Program Mode dan kembali Setup C. Program diklasifikasikan demi langkah 6. Mengunci Modus 7. Matikan 8. Isi "logbook" alat setelah pemakaian.
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan