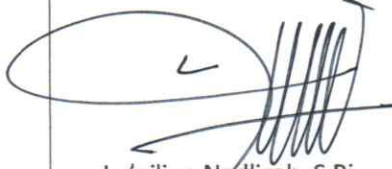


Status Dokumen	Induk ☐	Salinan ☐	No. Distribusi:
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TIMBANGAN ANALITIK OHAUST SCOUT PRO		
	No. Dokumen 031	No. Revisi	Halaman 1 dari 2
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Lu'aaliun Nadliroh, S.Pi</u> NIK.199808292019095201	Tanggal Terbit, 03/Jan/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Semprotan Alkohol 70% 3. Tissue 4. Kuas		
Prosedur	1. Pastikan water pass tepat berada ditengah. 2. Sambungkan steker pada sumber listrik. 3. Nyalakan timbangan dengan menekan tombol POWER dan tunggu hingga layar LCD menunjukkan angka 0,000g. 4. Letakkan wadah yang digunakan untuk penimbangan tepat pada tengah pan. 5. Tekan tombol "TARE" untuk memudahkan menimbang jumlah bahan yang dibutuhkan. 6. Masukkan bahan yang akan ditimbang ke dalam wadah yang digunakan secara hati-hati agar tidak tumpah. 7. Catat hasil penimbangan jika sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. 8. Angkat objek dari timbangan, tekan "TARE" agar angka pada LCD kembali pada angka 0. 9. Jika sudah selesai digunakan, tekan tombol "POWER" untuk mematikan alat.		

	10. Bersihkan timbangan dari sisa bahan penimbangan dengan hati-hati menggunakan kuas yang telah disediakan. 11. Cabut steker dari sumber listrik. 12. Isi "logbook" setelah penggunaan alat. NOTE : "DILARANG MENGESER ATAU MEMINDAHKAN TIMBANGAN ANALITIK" MAX PENIMBANGAN 400G
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan