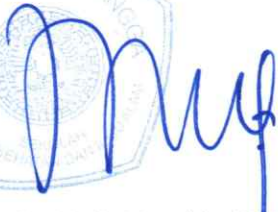


Status Dokumen	Induk ☐ Salinan ☐ No. Distribusi:		
 PSDKU UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MIKROPIPET SINGLE/ MULTICHANEL SOKOREX		
	No. Dokumen 037	No. Revisi	Halaman 1 dari 1
Dibuat Oleh, Laboran PSDKU Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Sri Danardana, S.KH.</u> NIK.197712122008101003	Tanggal Terbit, 03/Jan/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Semprotan Alkohol 70% 3. Tissue 4. Tip		
Prosedur	1. Atur volume yang diinginkan dengan memutar pengatur volume. 2. Pasang tip disposable yang telah tertata pada wadah dengan menancapkan ujung mikropipet. 3. Tekan Knop penyedot sampai pembatasan pertama. 4. Sedot cairan dengan membenamkan tip kedalam cairan yang akan dipindahkan hingga volume yang diinginkan. 5. Keluarkan sample dari pipet. 6. Setelah selesai, lepaskan tip dengan cara menekan Ejektor. 7. Kembalikan volume mikropipet pada volume terkecil atau 0000 8. Isi "logbook" alat setelah pemakaian.		
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan		