

Status Dokumen	Induk ☐	Salinan ☐	No. Distribusi:
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) HAEMOCYTOMETER		
	No. Dokumen 041	No. Revisi	Halaman 1 dari 1
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Lu'aailun Nadliroh, S.Pi</u> NIK.199808292019095201	Tanggal Terbit, 03/Jan/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Semprotan Alkohol 70% 3. Tissue 4. Akuades		
Prosedur	1. Bilas <i>haemocytometer</i> dan <i>cover glass</i> dengan akuades. 2. Terdapat pipet RBC dan WBC untuk pengambilan sample darah. 3. Jika menggunakan sample lain bisa menggunakan pipet kaca. 4. Letakkan <i>haemocytometer</i> pada meja benda mikroskop. 5. Cari titik fokus pada <i>haemocytometer</i> untuk mempermudah pada saat perhitungan. 6. Teteskan sample pada <i>Counting chamber</i>, dan tutup menggunakan <i>cover glass</i> yang tersedia. 7. Isi "logbook" alat setelah penggunaan.		
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan		