

Status Dokumen	Induk ☐ Salinan ☐ No. Distribusi:		
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAMINAR AIRFLOW AIRTECH		
	No. Dokumen 046	No. Revisi	Halaman 1 dari 2
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Lu'ailiun Nadliroh, S.Pi</u> NIK.199808292019095201	Tanggal Terbit, 03/Jan/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Semprotan Alkohol 70% 3. Tissue		
Prosedur	1. Sambungkan steker pada sumber listrik. 2. Geser kearah atas terlebih dahulu pintu pengaman kaca pada alat ini dengan menggunakan kedua tangan. 3. Tekan tombol "POWER" pada bagian kanan bawah alat yang berwarna hijau dalam posisi "ON" 4. Tekan tombol  1x untuk menyalakan lampu, 2x untuk menyalakan UV dan 3x untuk mematikan semuanya. 5. Tekan tombol  dan atur kecepatannya sesuai kebutuhan 6. Bersihkan area kerja dan Sterilisasi meja kerja dengan menyemprotkan alcohol 70% 7. Jika telah selesai menggunakan pastikan lampu, UV serta kipas dalam posisi OFF 8. Pastikan area kerja bersihkan kembali setelah selesai digunakan.		

	9. Matikan alat dengan menekan tombol "POWER" pada bagian kanan bawah alat yang berwarna hijau dalam posisi "OFF". 10. Isi "logbook" alat setelah pemakaian. NOTE : • Dilarang Membuka Bahan Kimia Bersifat Asam didalam Laminar • Jika terjadi tumpahan segera dibersihkan secara langsung, bilas meja dengan akuades dan didesinfektan menggunakan alkohol 70%
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan