

Status Dokumen	Induk ☐ Salinan ☐ No. Distribusi:		
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MULTIPARAMETER		
	No. Dokumen 047	No. Revisi	Halaman 1 dari 1
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Lu'ailiun Nadliroft, S.Pi</u> NIK 199808292019095201	Tanggal Terbit, 20/Aug/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Semprotan Alkohol 70% 3. Tissue 4. Kuas		
Prosedur	1. Pastikan baterai pada alat telah terpasang. 2. Cek kondisi membrane DO dengan cara membuka pelindung probe, dan tambahkan larutan elektrolite, setelah itu tutup dengan rapat. 3. Sambungkan sensor probe pada alat dengan benar. 4. Tekan tombol power untuk menghidupkan alat. 5. Alat akan menginstal probe yang tersedia, jika terdapat sensor yang tidak terbaca matikan alat. 6. Jika sudah terinstal dengan baik, display akan menampilkan beberapa parameter yang dapat diukur (pH, DO, Redox, dan Suhu) 7. Masukkan probe tanpa membuka pelindung probe jika tidak diperlukan ke dalam cairan yang akan di ukur. 8. Display layar akan menunjukkan hasil pengukuran, catat hasilnya. 9. Jika sudah selesai bilas probe menggunakan aquades dan keringkan tanpa menyentuh probe 10. Simpan dalam keadaan kering.		
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan		