

Status Dokumen	Induk ☐ Salinan ☐ No. Distribusi:		
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TURBIDITY METER		
	No. Dokumen 048	No. Revisi	Halaman 1 dari 1
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Lu'ailiun Nadliroh, S.Pi</u> NIK.199808292019095201	Tanggal Terbit, 20/Aug/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Semprotan Alkohol 70% 3. Akuades 4. Botol sampel		
Prosedur	1. Tekan tombol power untuk menyalakan alat. 2. Tekan tombol pada bagian kiri alat untuk menambah atau mengurangi cahaya pada layar display. 3. Masukkan sampel pada botol sampel bening yang telah disediakan. 4. Lap botol menggunakan kain halus dan pastikan tidak ada sidik jari atau kotoran yang membekas. 5. Buka sampel cell holder dan masukkan botol berisi sampel sesuaikan dengan panah pada botol sampel dan alat. 6. Tutup sampel cell holder. 7. Tekan tombol "READ" 8. Tunggu hingga hasil sampel tertera pada layar layar display. 9. Catat hasil uji sampel yang dihasilkan. 10. Ambil sampel yang telah selesai diuji dan tutup kembali sampel cell holder. Lakukan step 3 – 9 untuk pengulangan pengujian sampel 11. Tekan tombol power untuk mematikan alat NOTE : Cuci dan bilas botol menggunakan akuades		
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan		

	12. Tutup penutup sensor measurement port jika telah selesai digunakan 13. Lepas baterai sebelum disimpan. 14. Isi "logbook" alat setelah pemakaian.
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan