

Status Dokumen	Induk ☐ Salinan ☐ No. Distribusi:		
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) COLORIMETER		
	No. Dokumen 049	No. Revisi	Halaman 1 dari 1
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Lu'ailiun Nadliroh, S.Pi</u> NIK.199808292019095201	Tanggal Terbit, 20/Aug/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Tissue		
Prosedur	1. Buka penutup sensor measurement port. 2. Posisikan power dibagian kiri alat pada posisi "ON" 3. Alat akan menginstal system hingga muncul "Success" 4. Display alat akan menampilkan pada kolom "Type" 5. Tempatkan measurement port diatas sampel standar warna yang akan diujikan. 6. Tekan tombol "Test" yang terletak di bagian belakang alat, display akan menunjukkan hasil pengukuran warna sampel standar. 7. Tekan tombol  untuk beralih pada kolom "SAM" 8. Tempatkan measurement port diatas sampel uji. 9. Tekan tombol "Test" yang terletak di bagian belakang alat, display akan menunjukkan hasil pengukuran dan tertera keterangan "Pass" atau "Failure" 10. Data otomatis tersimpan pada alat, dan dapat di cek kembali dengan menekan tombol  untuk beralih pada kolom "DATA" 11. Posisikan power dibagian kiri alat pada posisi "OFF"		

	15. Cabut steker pada sumber listrik. 16. Isi "logbook" penggunaan alat.
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan