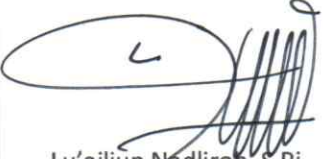


Status Dokumen	Induk ☐	Salinan ☐	No. Distribusi:
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MICROHEMATOCRIT CENTRIFUGE HC-12A		
	No. Dokumen 050	No. Revisi	Halaman 1 dari 2
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Lu'ailiun Nadliron, S.Pi</u> NIK.199808292019095201	Tanggal Terbit, 20/Aug/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Semprotan Alkohol 70% 3. Tissue		
Prosedur	1. Pastikan posisi alat sejajar dengan meja alat (tidak miring) dan berjarak MIN 10cm dari dinding. 2. Pastikan <i>knop speed</i> dan <i>timer</i> pada posisi 0 sebelum menyalakan alat. 3. Sambungkan steker pada sumber listrik. 4. Tekan tombol power pada posisi "ON" hingga lampu indicator menyala. 5. Tekan knop pada sisi kanan bagian atas untuk membuka tutup hematocrit 6. Buka penutup router dan tempatkan sampel secara seimbang dengan berat jenis yang sama pada router. 7. Pastikan penutup router tertutup dengan rapat dan tutup alat hematocrit. 8. Putar <i>timer</i> sesuai kebutuhan, lalu atur <i>speed</i> yang diinginkan. 9. Jika terdengar suara yang abnormal pada alat, segera matikan power. 10. Jika sudah selesai, putar <i>knop speed</i> pada posisi 0. 11. Buka penutup alat dan router untuk mengambil sampel. 12. Pastikan tidak ada sampel yang tumpah pada router. 13. Tutup kembali penutup router dengan rapat dan penutup alat. 14. Matikan tombol power pada posisi "OFF" dan lampu indicator mati.		

Prosedur Perawatan Alat	1. Hidup Dan Matikan USG sesuai SOP. 2. Setelah Penggunaan, Kembalikan Probe pada tempatnya dan bersihkan probe dari sisa usg gel menggunakan tissue halus, kain lembut. (tidak direkomendasikan membersihkan probe menggunakan alcohol 70 % - 90 %) 3. Setelah penggunaan, matikan USG, Printer, UPS dan stabilizer sesuai SOP. 4. Cabut Kabel Power Stabilizer dari sumber listrik utama/PLN. 5. Bersihkan Keyboard dan trackball menggunakan kuas halus kering. 6. Simpan USG dan aksesorisnya ditempat yang kering. 7. Pastikan suhu ruangan dibawah 35° C. 8. Jika USG menyala atau dalam mode Standby tekan tombol PROBE . 9. Tutup USG dengan kain kering dan jauhkan dari cairan atau zat yang berbahaya. 10. Matikan mesin USG Sesuai dengan SOP yang Benar. 11. Isi Logbook setelah pemakaian alat NOTE : 1. Jika mesin tidak digunakan dalam jangka Panjang, mohon untuk dihidupkan 2x dalam satu minggu. 2. Gunakan roll kabel dan terminal listrik dengan kualitas tinggi sesuai standar SNI.
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan