

Status Dokumen	Induk ☐ Salinan ☐ No. Distribusi:		
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TIMBANGAN HENHERR		
	No. Dokumen 052	No. Revisi	Halaman 1 dari 2
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Lu'ailiun Nadliroh, S.Pi</u> NIK.199808292019095201	Tanggal Terbit, 24/Aug/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Semprotan Alkohol 70% 3. Tissue 4. Kuas		
Prosedur	1. Pastikan <i>water pass</i> tepat berada ditengah. 2. Sambungkan steker pada sumber listrik. 3. Nyalakan timbangan dengan menekan tombol POWER yang berada dibagian belakang timbangan dan tunggu hingga layar LCD menunjukkan angka 0,00g. 4. Letakkan wadah yang digunakan untuk penimbangan tepat pada tengah pan. 5. Tekan tombol "TARE" untuk memudahkan menimbang jumlah bahan yang dibutuhkan. 6. Masukkan bahan yang akan ditimbang ke dalam wadah yang digunakan secara hati-hati agar tidak tumpah. 7. Catat hasil penimbangan jika sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. 8. Angkat objek dari timbangan, tekan "TARE" agar angka pada LCD kembali pada angka 0,00g. 9. Jika sudah selesai digunakan, tekan tombol "POWER" untuk mematikan alat.		

	5. Verifikasi hasil kalibrasi. Hasil kalibrasi Ok jika muncul pesan "CALIBRATION O.K." di print out kalibrasi. Melakukan Pemeriksaan QC dan Sample 1. Pada status alat ready ("Insert Strip") 2. Masukkan test strip yang sudah dicelup dalam urine dan letakkan pada tray alat. Test strip (Combur UX) sesudah dicelup cukup tiriskan di dinding tabung urine saja, tidak perlu ditiriskan di tissue. 3. Ujung test strip pastikan masuk ke dalam tray kurang lebih 2 mm. Tekan tombol lingkaran warna biru, biarkan alat bekerja, tray keluar secara otomatis. 4. Ambil strip yang sudah diukur oleh alat. Hasil akan terprint secara otomatis. 5. Bersihkan sisa urine yang menempel pada tray dengan tissue tak berserat. Mematikan Instrument 1. Tekan tombol power → Off 2. Keluarkan test strip tray dari alat (Tray diambil dengan cara ditarik perlahan) 3. Dengan posisi miring (45 derajat) test strip tray di lap ke arah bawah dengan tissue tak berserat dan dibasahi dengan aquabidest, perhatikan jangan sampai terkena bagian tray yang berwarna putih (reference pad). 4. Keringkan dengan tissue yang tak berserat. 5. Letakkan lagi tray pada alat (usahakan jangan terlalu masuk) secara otomatis alat akan memposisikan sendiri pada waktu dinyalakan. 6. Isi logbook alat setelah penggunaan Note : Saat membersihkan tray, hindari mengenai bagian tray yang berwarna putih (reference pad). Reference pad hanya dibersihkan jika terlihat berdebu dengan tissue tak berserat dibasahi aquabidest.
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan